
Procédure d'installation du spectrophotomètre Continental CS800 (Spectrovio)

1/ Installation des drivers

- Télécharger le driver Windows pour Continental CS800
- Dézipper le fichier téléchargé
- Connecter le spectrophotomètre sur le port USB
- Ouvrir de gestionnaire de périphériques
- Cliquer 2 fois rapidement sur le nom de l'appareil
- Cliquer sur « Mettre à jour le pilote »
- Orienter l'installation sur le PC, dans le dossier « Drivers » téléchargé et dans le sous-dossier correspondant à l'environnement Windows dont vous disposez.
- Poursuivre le process d'installation jusqu'à son terme

2/ Installation de LATISpec

- Télécharger le logiciel LATISpec dans la rubrique « Mises à jour et Evaluations » « LATIS »
- Cliquer sur le fichier auto-exécutable téléchargé pour lancer l'installation du logiciel
- Poursuivre le process d'installation jusqu'à son terme

3/ Installation du pilote LATISpec

ATTENTION : LatiSpec ne doit pas être exécuté lors de l'installation du pilote

- Contacter le technico-commercial Eurosmart, afin d'obtenir votre code d'installation personnel pour ce pilote
- Télécharger le pilote LATISpec pour spectrophotomètre Continental CS800
- Cliquer sur le fichier auto-exécutable téléchargé pour lancer l'installation du pilote
- Introduire votre code d'installation dans le champ prévu à cet effet dans l'installateur.
- Poursuivre le process d'installation jusqu'à son terme

4/ Détecter l'appareil dans LATISpec

- Relier l'appareil à l'ordinateur via un port USB disponible.
- Ouvrir LatiSpec.
- Cliquer sur le carré qui se trouve dans le champ « Spectrophotomètre »
- Sélectionner l'appareil dans la liste de choix de la fenêtre pop-up
- Cliquer sur le bouton « Ok »